

## Asennus

1. Pakkausta purettaessa tarkista, että suihku on vahingoittumaton. Täydellinen suihku **KN5022** sisältää: käsi- ja silmäsuihkun, asennusohjeet ja silmäsuihkukyltin.
2. **Virtauksen täytyy olla n. 14 litraa/min, jotta suihku toimii oikein! Putkisto pitää mitoittaa virtauksen mukaisesti!**

Vesiliitäntä: DN 10 uk

**Älä asenna suihkua jos oikeaa virtausta ei ole varmistettu.**

Virtaus- ja painesäädin toimii automaattisesti 1,5 ja 6,5 bar. välillä. Paineen ylittäessä 6,5 bar., on asennettava paineenalennusventtiili.

3. **Huuhtelee koko järjestelmä, jotta roskat ja muut hiukkaset huuhtoutuvat pois.**
4. Asenna kannake sille tarkoitettuun tasoon. Aseta käsisuihku kannakkeeseen.
5. Aseta silmäsuihkukyltti hyvin näkyviin.
6. Liitä mahdollinen viemäri.
7. Tarkista silmäsuihkun toiminta huuhtelemalla useaan kertaan.
8. Jätä hoito- ja käyttöohjeet työsuojeluvaltuutetulle.

## Hoito- ja käyttöohjeet

1. Tiedota ja kouluta asiaa koskevaa henkilökuntaa suihkun toiminnasta ja sen sijainnista.
2. Suihkun tulee aina olla toimintavalmis.

**Käsi- ja silmäsuihku** aktivoidaan **painamalla kahvaa sisäänpäin**. Ruostumaton sankka lukitsee kahvan niin, että venttiili jää auki. Kun sankka irrotetaan manuaalisesti kahvasta, venttiili sulkeutuu.

3. Suihkun luo tulee olla helppo pääsy.  
Älä saarra suihkun edessä olevaa aluetta.  
Käsisuihku KN 5022 toimitetaan suojakansi suuttimen päällä. Pidä huolta suihkun puhtaudesta.

4. **Harjoittele käyttöä jatkuvasti.** Näin vältät veden seisomisen putkissa liian kauan.  
**Vanha vesi kerää bakteereja.**